



Корзина ВТ-ро-ЗК

Паспорт ТКЛШ 2.998.006-02 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина ВТ-ро-ЗК предназначена для размещения шести цилиндров для ареометров в термостатах модели ВТ-ро или КРИО-ВТ-ро. Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение цилиндров в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Размеры рабочего места, мм:

- диаметр 54
- глубина от 200 до 335

2.2 Масса, кг, не более 1.1

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины показан на рисунке 1.

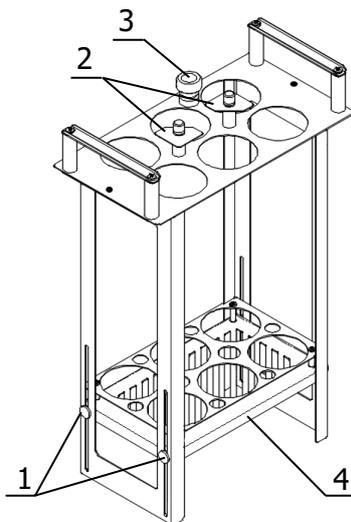


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.2 Корзина оснащена устройствами 2, предотвращающими всплытие цилиндров, и адаптером для контрольного термометра 3.

3.3 Для регулирования глубины погружения цилиндров поднять дно корзины 4 на необходимую высоту и зафиксировать винтами 1.

3.4 Комплект поставки ВТ-ро-ЗК соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корзина	ТКЛШ 6.871.000-10	1
2 Винт для крепления	ТКЛШ 8.910.001	2

4 Сведения о приемке

Корзина ВТ-ро-ЗК соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска _____

М.П.

ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>