



Комплект приспособлений ГОСТ 5960

Паспорт ТКЛШ 6.871.028 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений предназначен для размещения в термостате КРИО-Т-05-01 и используется при определении температуры хрупкости поливинилхлоридного пластика экспресс-методом в соответствии с ГОСТ 5960.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта приспособлений показан на рисунке 1. Комплект поставки ГОСТ 5960 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

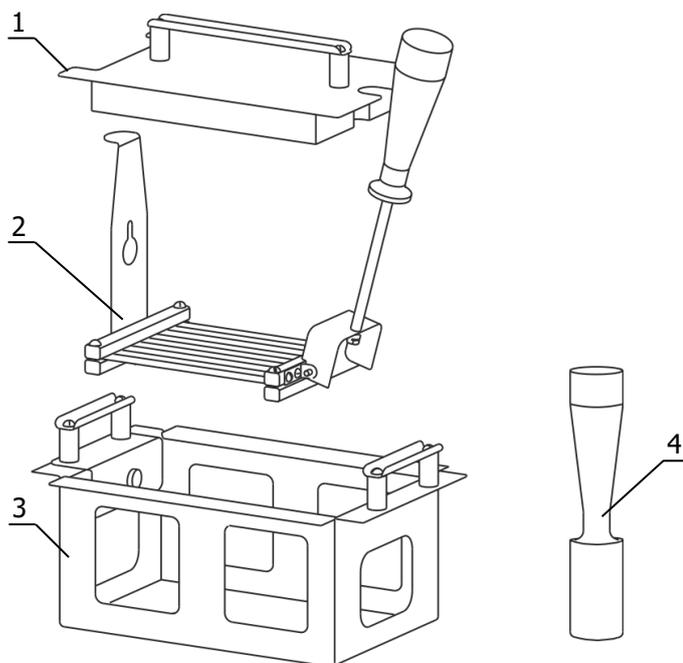


Рисунок 1 — Внешний вид комплекта

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 6.172.001-25	1
2 Держатель	ТКЛШ 6.152.021	1
3 Корзина	ТКЛШ 6.871.028	1
4 Пестик	ТКЛШ 6.462.031	1

2.2 Корзина 3 устанавливается в ванну термостата и закрывается теплоизоляционной крышкой 1. Держатель 2 предназначен для удержания 9-ти образцов пластика размерами 130x10x1 мм на глубине 70 мм. Пестик 4 предназначен для прижима и проглаживания мест перегиба образцов.

3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений ГОСТ 5960 прошел приемо-сдаточные испытания на соответствие ГОСТ 5960 и допущен к применению.

Дата выпуска _____

М.п.

ОКК _____

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>