



Комплект приспособлений BT18-K

Паспорт ТКЛШ 2.998.033-04 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений BT18-K предназначен для термостатирования различных объектов во внутренней ванне жидкостного термостата BT18 при их погружении на глубину 40 или 70 мм от дна внутренней ванны.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более..... 350×260×70

2.2 Масса, кг, не более 2.1

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид комплекта приспособлений показан на рисунке 1. Комплект поставки BT18-K соответствует перечню, указанному в таблице 1.

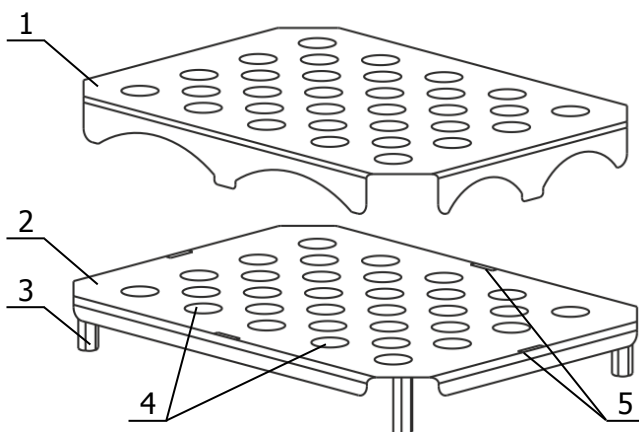


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Съемная полка	ТКЛШ 8.613.067-16	1
2 Дно	ТКЛШ 8.613.067-17	1

3.2 Съемная полка 1 надежно крепится в пазах 5 дна 2 комплекта. Дно высотой 42 мм имеет пять стоек 3. Вентиляционные отверстия 4 диаметром 25 мм предназначены для конвекции теплоносителя и обеспечения равномерного температурного поля во внутренней ванне термостата.

4 Сведения о приемке

Комплект приспособлений ВТ18-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признан годным для применения.

Дата выпуска _____

М.П.


ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>